



- 智能型彩屏混凝试验搅拌仪器（便携式2联/4联）
- 智能型彩屏混凝试验搅拌仪器（台式6联8联10联）
- 经典兰白屏混凝试验搅拌仪器（台式6联8联10联）
- 经典数显混凝试验搅拌仪器（台式6联8联10联）
- 自动恒温加热水浴槽
- 有机玻璃圆形试验杯
- 有机玻璃方形试验杯

彩屏混凝试验搅拌仪器

使用说明书

武汉市梅宇仪器有限公司

营 销 部：武汉市江汉区江汉路129号14层12室 电话：027-85513593
售后地址：潜江市园林南路特8号梅宇大楼 电话：0728-6245593
总 经 理：宋宇 手机/微信：18086119440 QQ：168871229
销售经理：400-900-8656 手机/微信：13477001630 QQ：130080406
售后电话：0728-6245593 手机/微信：13886951593 QQ：951051001



梅宇
公众号



梅宇
淘宝店



梅宇
售后服务

诚信 | 进取 | 创新 | 共赢

公司简介

武汉市梅宇仪器有限公司成立于1979年，位于美丽的江城武汉，是一家实力雄厚的资深企业。公司是研发、生产混凝试验搅拌仪器40多年的专业厂家，是《混凝沉淀（烧杯）试验方法》的参编单位。

公司于1979年生产出第一台混凝试验搅拌仪器以来，产品经过多次更新换代，已经形成从简易型到彩屏智能豪华型的10余种各种规格系列产品。

产品质量是企业的生命线，优质可靠的售后服务同样也是企业的生命线。公司产品从用户购买之日起三年免费质保；产品终生维修。让您买得放心，用的放心。让您的工作事半功倍。

MY3000-6G/6H/6J/6K/6N/6M	-----	1
MY3000-6F/8F/10F	-----	8
MY3000-6B/6D	-----	12
MY3000-2N/4N	-----	16
恒温水浴槽	-----	21
有问有答	-----	23

主要适用范围

高等院校	科研院所			
自来水厂	污水处理厂			
药剂	石油	化工	印染	等

彩屏混凝试验搅拌仪器

MY3000 – 6G / 6H / 6J / 6K / 6N / 6M

使用说明书

- 概要 -----
- 主要特征 -----
- 主要参数 -----
- 主要作用 -----
- 使用说明 -----
- 操作方法 -----
 - 同步运行 -----
 - 独立运行 -----
 - 程序查阅方法 -----
- 注意事项 -----
- 装箱清单 -----
- 售后服务 -----

一、概要

本仪器是**中国第一台荣获多项国家专利的彩屏智能型**的多功能混凝试验搅拌仪器。微电脑控制、超大彩色液晶屏幕中英文显示操作系统，精确可靠的步进电机驱动，转速不受任何外来因素影响，重复性误差为零。自动加药、搅拌轴自动升降、自动计算并显示G 值G T 值等功能更使您工作得心应手。六联同步、独立两用搅拌仪器更是国内外标准的产品规格。

二、主要特征

- 1、**7 寸超大彩色液晶屏**，动态显示各种参数，数据更清晰；
- 2、微电脑控制、**程序储存 20 种**，每种可自动无级变速 10 次；
- 3、国际化**中英文双显系统**，更适用所有用户；
- 4、**整机一体化设计**，整洁、美观 、安全性能好；
- 5、六联搅拌轴实现同步运行或者独立运行；
- 6、自动测温，自动计算G值、GT值；
- 7、自动加药，并可设定多次自动加药；
- 8、在沉淀结束时有语音信号提示，实验更方便；
- 9、**搅拌轴应用垂直升降式**，更容易保护矾花的形成；
- 10、试验杯底座有照明光源，观察絮凝效果更清楚；
- 11、6H6K6M为**磨砂不锈钢机身**；6G6J6N为银白色烤漆机身，高端大气；
- 12、配送仪器专用的有机玻璃试验杯和试管；

三、主要作用

- 1、比较各种混凝剂的混凝效果；
- 2、确定最佳的混凝剂投加量；
- 3、优化混合条件；
- 4、优化絮凝条件；
- 5、求混合、絮凝、沉淀的合理组合。

四、主要参数

可设程序数量：	20 种 （14 种）（18 种）； 每种自动无级变速 10 次
速度梯度 G 值：	10 ～ 1000s ⁻¹
转速范围：	1 ～ 1000r/min ± 0.01%
时间范围：	0 ～ 99 min 59s x 10 ±0.01
测温范围：	0 ～ 50℃ ± 1℃
电 压：	AC 220V ± 5%

五、使用说明

5.1 操作方法：

- 1、打开电源开关，液晶屏上显示主界面，此时按任意键转换成主菜单。
- 2、按“升”键，搅拌杆及叶片上升到位后自动停止。
- 3、把六个试验杯装入试验溶液后放到试验杯座上，同时另外准备一容器，放入一定量的同样溶液，把测温插头插入机架侧面的插座内，把测温传感头放入溶液中，工作过程中测温头一直要保持在溶液中。

- 4、按“↓”键：进行中英文转换。
- 5、按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 6、按“↓”键：选择工作方式：同步运行或独立运行；
- 7、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
- 8、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
- 9、按“降”键，搅拌杆及叶片下降到位后自动停止。
- 10、向试管中加入试验用药液。
- 11、这时可根据需要按液晶显示屏上的主菜单设定程序。
- 12、输入预设的程序号后，液晶屏即显示程序单，按“回车”键确认。
- 13、执行搅拌程序时，液晶屏动态显示程序执行情况，程序单滚动显示各项数据。时间为倒计时显示。液晶屏同时显示出搅拌中的剩余时间、转速、G值、温度。
- 14、搅拌结束时，搅拌杆及叶片自动升起，开始沉淀。沉淀结束时蜂鸣器提示，液晶屏显示GT值。根据液晶屏提示可选择重新执行本程序或返回执行其他程序。按任意键，可停止蜂鸣器提示。
- 15、在工作过程中按‘复位’键可立即停止工作并返回主菜单。

5.2 同步运行：

- 1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 2、按“↓”键：选择工作方式：同步运行
- 3、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
- 4、选择同步运行的搅拌轴根数：分别选择‘1’～‘6’号键，可分别选择1根～6根同步运行。按‘0’键取消同步运行选择。

- 5、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
- 6、输入程序号，按‘回车’键，再按‘回车’键，搅拌轴即开始运行程序，直到程序结束。

5.3 独立运行：

- 1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 2、按“↓”键：选择工作方式：独立运行。
- 3、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
- 4、输入第 1 头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第2头；再输入第2头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第3头；再输入第3头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第4头；再输入第4头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第5头；再输入第5头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第6头；再输入第6头所需运行的程序号，按‘回车’键；降下搅拌头，按‘回车’键。
- 5、根据试验需要，分别按动‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’号键，‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’号搅拌头开始工作。按‘1’键启动‘1’头；按‘2’键启动‘2’头；按‘3’键启动‘3’头；以此类推。工作中根据试验需要可随时按相应按键停止其搅拌头工作。
- 6、独立运行程序全部结束后，搅拌头自动上升到位后停止。蜂鸣器会发出声音，通知提取结果。按任意键（除1、2、3、4、5、6、复位键）可停止蜂鸣器工作。

5.4 编程方法及程序查阅：

本控制器可存储多达20种程序，每种程序最多自动无级变速10次。出厂前预设了部分程序，请根据您的试验需要修改程序。

编程方法如下：

当液晶屏显示主菜单时，选择2：编程，输入程序号：1，再按回车键。此时光标在待输入处闪动（起始时在左上角），按数字键即可依次输入各项内容，光标自动右移、换行。时间得分、秒各为两位，转速为四位，当高位为零时，应输入“0”，也可按“→”键跳过；当输入转速后，即可输入是否加药信息，如在该段程序开始时要加药应输入“1”，不加药应输入“0”，最后的沉淀程序要把转速设定为“0000”。沉淀程序后面如有其他程序，此时即全部自动删除。如在某段把分、秒值全置为“00”，由该段程序开始，后面的原有程序也全部删除。

按以上方法，继续设定程序2；程序3；……

当对原有程序进行局部修改时，可使用“↑、↓、←、→”四个键移动光标位置，再输入需要的数字。

当液晶屏在主菜单画面时按“3”键即可查询所有程序，液晶屏由 1 号程序开始显示起，按“↓”键换页，直到显示完所有程序后再从头开始，按“回车”键可返回。

六、注意事项

- 1、本机使用AC 220V±5%电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌器的安全接地情况，确保安全。

- 2、当搅拌杆在中间位置时，不要按‘升’或‘降’键。
- 3、本搅拌器虽然注意了防水问题，但试验时仍需注意避免将水溅到主机或控制器上，溅上后应立即擦掉。
- 4、当搅拌轴空载运转时，个别轴有时可能出现转速不稳甚至不转的现象，这种现象带负荷运转时就会消除。

七、装箱清单

- 1、主机----- 1台
- 2、电源线--- 1条
- 3、温度传感器--- 1支
- 4、熔断芯--- 2个
- 5、试管----- 6只
- 6、使用说明书--- 1份
- 7、有机玻璃试验杯----- 6个
- 8、产品合格证保修单----- 1份

八、售后服务

公司产品从用户购买之日起一年内如有质量问题，包修、包换、包退；三年内属质量问题免费保修；产品终生维修。

注：仪器型号及出厂编号等信息贴在仪器侧面

MY3000 – 6F / 8F / 10F

使用说明书

一、主要特征

- 1、6 寸超大彩色液晶屏，动态显示各种参数，数据更清晰；
- 2、微电脑控制、程序储存12种，每种可自动无级变速10次；
- 3、全屏幕中文编辑显示系统，适用所有用户；
- 4、整机一体化设计，整洁、美观 、安全性能好；
- 5、六联搅拌轴实现同步运行；
- 6、自动测温，自动计算G值、GT值；
- 7、自动加药，并可设定多次自动加药；
- 8、在沉淀结束时有语音信号提示，实验更方便；
- 9、搅拌轴应用垂直升降式，更容易保护矾花的形成；
- 10、试验杯底座有照明光源，观察絮凝效果更清楚；
- 11、银白色烤漆机身，高端大气；
- 12、配送仪器专用的有机玻璃实验杯和试管；

二、主要作用

- 1、比较各种混凝剂的混凝效果；
- 2、确定最佳的混凝剂投加量；
- 3、优化混合条件；

- 4、优化絮凝条件；
- 5、求混合、絮凝、沉淀的合理组合。

三、主要参数

可设程序数量：	12 种； 每种自动无级变速 10 次
速度梯度 G 值：	10 ～ 1000s ⁻¹
转速范围：	10 ～ 800 (8F10F 为 500)r/min ± 0.01%
时间范围：	0 ～ 99 min 59s x 10 ±0.01
测温范围：	0 ～ 50℃ ± 1℃
电 压：	AC 220V ± 5%

四、使用说明

4.1 操作方法：

- 1、 打开电源开关，液晶屏上显示主界面，此时按任意键转换成主菜单。
- 2、 按“升”键，搅拌杆及叶片上升到位后自动停止。当液晶屏显示主菜单时可手动升、降，其他显示过程中不要按‘升’或‘降’。
- 3、 把六个试验杯装入试验溶液后放到试验杯座上,同时另外准备一容器，放入一定量的同样溶液，把测温插头插入仪器机身侧面的插孔内，把测温传感头放入溶液中，工作过程中测温头一直要保持在溶液中。向试管中加入试验用药液。
- 4、此时按‘降’键，搅拌杆及叶片下降到位后自动停止。
- 5、这时可根据预设的程序选择需要的程序开始运行。

- 6、按“1”键，同步运行；输入需要的程序，接“回车”键，开始运行预设程序。
- 7、执行搅拌程序过程中，液晶屏动态显示程序执行情况。时间为倒计时显示。液晶屏同时显示出搅拌中的剩余时间、转速、G 值、温度。
- 8、搅拌结束时，搅拌杆及叶片自动升起，开始沉淀。沉淀结束时蜂鸣器提示，液晶屏显示 GT 值。根据液晶屏提示可选择重新执行本程序或返回执行其他程序。按任意键，可停止蜂鸣器提示。
- 9、在工作过程中按复位键可立即停止工作并返回主菜单。

4.2 编程方法及程序查阅：

本控制器可存储多达12种程序，每种程序最多自动无级变速十次。出厂前预设了部分程序，请根据您的试验需要修改程序。

编程方法如下：

本控制器可存储 12 种程序，每种程序最多自动无级变速 10 次。

编程方法如下：

当液晶屏显示主菜单时，选择 2：编程，输入程序号：1，再按回车键。此时光标在待输入处闪动（起始时在左上角），按数字键即可依次输入各项内容，光标自动右移、换行。时间得分、秒各为两位，转速为三位，当高位为零时，应输入“0”，也可按“→”键跳过；当输入转速后，即可输入是否加药信息，如在该段程序开始时要加药即输入“1”，不加药即输入“0”，最后的沉淀程序要把时间设置成需要时间，转速设定为“000”。沉淀程序后面如有其他程序，此时即全部自动删除。如在某段把分、秒值全置为“00”，由该段程序开始，后面的原有程序也全部删除。

当对原有程序进行局部修改时，可使用“↑、↓、←、→”四个键移动光标位置，再输入需要的数字。

当液晶屏在主菜单画面时按“3”键即可查询所有程序，液晶屏由1号程序开始显示起，按“↓”键换页，直到显示完所有程序后再从头开始，按“回车”键可返回。

五、注意事项

- 1、本机使用AC 220V±5%电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌器的安全接地情况，确保安全。
- 2、本搅拌器虽然注意了防水问题，但试验时仍需注意避免将水溅到主机或控制器上，溅上后应立即擦掉。
- 3、当环境温度较低时，为确保试验的准确性，请先用低速或中速空载运行10多分钟后再正式开始做试验。

六、装箱清单

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1、主机—— 1台 | 2、电源线—— 1条 | 3、温度传感器—— 1支 |
| 4、熔断芯 —— 2个 | 5、试管 —— 6(8)(10)只 | 6、使用说明书 —— 1份 |
| 7、有机玻璃试验杯—— 6(8)(10)个 | 8、产品合格证保修单—— 1份 | |

七、售后服务

公司产品从用户购买之日起一年内如有质量问题，包修、包换、包退；三年内属质量问题免费保修；产品终生维修。

注：仪器型号及出厂编号等信息贴在仪器侧面

MY3000 – 6B / 6D 使用说明书

一、主要特征

- 1、微电脑控制、高亮度数码管显示，可根据试验需要进行各项操作，在搅拌中同时动态显示各种参数；
- 2、简单易学的编辑编程方法，每次最多可编存储2（6）次自动变速
- 3、整机一体化设计，整洁、美观、安全性能好；
- 4、六联搅拌轴实现同步运行；
- 5、在搅拌程序完成后，搅拌杆自动上升到位停止；在沉淀结束时有信号提示，实验更方便；
- 6、搅拌轴应用垂直升降式，更容易保护矾花的形成；
- 7、试验杯底座有照明光源，观察絮凝效果更清楚；
- 8、银白色烤漆机身，高端大气；
- 9、配送仪器专用的有机玻璃试验杯和试管；

二、主要作用

- 1、比较各种混凝剂的混凝效果；
- 2、确定最佳的混凝剂投加量；
- 3、优化混合条件；
- 4、优化絮凝条件；
- 5、求混合、絮凝、沉淀的合理组合。

三、主要参数

可设程序数量:	1 种; 每种自动无级变速 2 (6) 次
转速范围:	30 (20) ~ 400r/min ± 0.01%
时间范围:	0 ~ 99 min 59s x 6 ±0.01
电 压:	AC 220V ± 5%

四、使用说明

4.1 操作方法:

- 1、打开电源开关，数码管显示原设定数据，灯光启亮。
- 2、按‘升’键，搅拌杆上升到位后自动停止；把装有试验溶液的六个试验杯放到试验杯座上。
- 4、按‘降’键，搅拌杆下降到位后自动停止。
- 5、这时可根据需要按动按键开关设定程序。
- 6、按‘运行’键，搅拌杆开始搅拌；向试管中加入药液。
- 7、执行搅拌程序时，数码管动态显示程序执行情况。
- 8、搅拌结束后，搅拌杆自动上升到位后停止；开始沉淀。沉淀结束时有信号提示。
- 9、在工作过程中按‘暂停’键，可暂时停止工作；再次按‘暂停’键，可继续工作。按‘停止’键，可立即停止工作。

4.2 编程方法及程序查阅:

本控制器可存储 1种程序，每种程序最多自动无级变速2次（6D 4次）。出厂前预设了部分程序，请根据您的试验需要修改程序。

在开机后按①键，其对应指示灯亮；按“→”键，‘分’位的数码管闪动，按‘+’ ‘-’ 键，调到所需时间；再按“→”键，‘秒’位的数码管闪动，按 ‘+’ ‘-’ 键，调到所需时间；再按“→” “→” 键，‘转速’的数码管闪动，按 ‘+’ ‘-’ 键，调到所需转速；第一段设定结束。此时再按‘②’键，进入第二段程序设定。

6B 有 2 键，6D 有 6 键，①、②、③、④、⑤、⑥、键：用于检查或设置相应的程序段的参数。

按同样的步骤设定第二段、第三段、第四段、第五段、第六段。当第六段设定为‘沉淀’时，转速设定为零零零。

五、注意事项

- 1、本机使用AC 220V±5%电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌器的安全接地情况，确保安全。
- 2、当搅拌杆在中间位置时，不要按‘升’或‘降’键。
- 3、本搅拌器虽然注意了防水问题，但试验时仍需注意避免将水溅到主机或控制器上，溅上后应立即擦掉。
- 4、当环境温度较低时，为确保试验的准确性，请先用低速或中速空载运行10多分钟后再正式开始做试验。

六、装箱清单

- 1、主机----- 1台
- 2、电源线---- 1条
- 3、熔断芯---- 2个
- 4、试管---- -6只
- 5、有机玻璃试验杯----- 6个
- 6、使用说明书---- 1份
- 7、产品合格证保修单---- 1份

七、售后服务

公司产品从用户购买之日起一年内如有质量问题，包修、包换、包退；
三年内属质量问题免费保修；产品终生维修。

注： 仪器型号及出厂编号等信息贴在仪器侧面

MY3000 – 2N/4N 使用说明书

一、主要特征

- 1、7寸超大彩色液晶屏，动态显示各种参数，数据更清晰；
- 2、微电脑控制、程序储存20种，每种可自动无级变速10次；
- 3、国际化中英文双显系统，更适用所有用户；
- 4、控制器一体化设计，整洁、美观 、安全性能好；
- 5、两联，四联搅拌轴实现同步运行或者独立运行；
- 6、自动测温，自动计算G值、GT值；
- 7、可多次手动加药；
- 8、在沉淀结束时有语音信号提示，实验更方便；
- 9、银白色烤漆机身，高端大气；
- 10、配送仪器专用的有机玻璃试验杯和试管；

二、主要作用

- 1、比较各种混凝剂的混凝效果；
- 2、确定最佳的混凝剂投加量；
- 3、优化混合条件；
- 4、优化絮凝条件；
- 5、求混合、絮凝、沉淀的合理组合。

三、主要参数

可设程序数量:	20 种; 每种自动无级变速 10 次
速度梯度 G 值:	10 ~ 1000s ⁻¹
转速范围:	10 ~ 1000r/min ± 0.01%
时间范围:	0 ~ 99 min 59s x 10 ±0.01
测温范围:	0 ~ 50℃ ± 1℃
电 压:	AC 220V ± 5%

四、使用说明

4.1 操作方法:

- 1、打开电源开关，液晶屏上显示出主菜单。
- 2、把两个（四个）搅拌装置放进装有试验溶液的试验杯上，同时另外准备一容器，放入一定量的同样溶液，把测温插头插入控制器侧面的插孔内，把测温传感头放入溶液中，工作过程中测温头一直要保持在溶液中。
- 3、按“↓”键：进行中英文转换。
- 4、按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 5、按“↓”键：选择工作方式：同步运行或独立运行；
- 6、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
- 7、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
- 8、向试管中加入试验用药液。
- 9、这时可根据需要按液晶显示屏上的主菜单设定程序。

- 10、输入预设的程序号后，液晶屏即显示程序单，按“回车”键确认。
- 11、执行搅拌程序时，液晶屏动态显示程序执行情况，程序单滚动显示各项数据。时间为倒计时显示。液晶屏同时显示出搅拌中的剩余时间、转速、G值、温度。
- 12、搅拌结束，开始沉淀。沉淀结束时蜂鸣器提示，液晶屏显示GT值。根据液晶屏提示可选择重新执行本程序或返回执行其他程序。按任意键，可停止蜂鸣器提示。
- 13、在工作过程中按‘复位’键可立即停止工作并返回主菜单。

4.2 同步运行:

- 1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 2、按“↓”键：选择工作方式：同步运行
- 3、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
- 4、选择同步运行的搅拌轴根数：分别选择‘1’~‘2’号键，可分别选择1根、2根同步运行（如果是4联的，按此方法设置第3头第4头）。按‘0’键取消同步运行选择。
- 5、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
- 6、输入程序号，按‘回车’键，再按‘回车’键，搅拌轴即开始运行程序，直到程序结束。

4.3 独立运行:

- 1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
- 2、按“↓”键：选择工作方式：独立运行。
- 3、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。

4、输入第 1 头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第2头；（如果是4联的，按此方法设置第3头第4头）；按‘回车’键。

5、根据试验需要，分别按动‘1’‘2’号键，‘1’‘2’号搅拌头开始工作。按‘1’键启动‘1’头；按‘2’键启动‘2’头；（如果是4联的，按此方法设置第3头第4头）。

工作中根据试验需要可随时按相应按键停止其搅拌头工作。

6、独立运行程序全部结束后，搅拌头自动停止。蜂鸣器会发出声音，知提取结果。按任意键可停止蜂鸣器工作。

4.4 编程方法及程序查阅：

本控制器可存储多达20种程序，每种程序最多自动无级变速10次。

出厂前预设了部分程序，请根据您的试验需要修改程序。

编程方法如下：

当液晶屏显示主菜单时，选择2：编程，输入程序号：1，再按回车键。

此时光标在待输入处闪动（起始时在左上角），按数字键即可依次输入各项内容，光标自动右移、换行。时间得分、秒各为两位，转速为四位，当高位为零时，应输入“0”，也可按“→”键跳过；当输入转速后，即可输入是否加药信息，如在该段程序开始时要加药应输入“1”，不加药应输入“0”，最后的沉淀程序要把转速设定为“0000”。沉淀程序后面如有其他程序，此时即全部自动删除。如在某段把分、秒值全置为“00”，由该段程序开始，后面的原有程序也全部删除。

按以上方法，继续设定程序2；程序3；……

当对原有程序进行局部修改时，可使用“↑、↓、←、→”四个键移动光标位置，再输入需要的数字。

当液晶屏在主菜单画面时按“3”键即可查询所有程序，液晶屏由 1 号程序开始显示起，按“↓”键换页，直到显示完所有程序后再从头开始，按“回车”键可返回。

五、注意事项

- 1、本机使用AC 220V±5%电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌器的安全接地情况，确保安全。
- 2、本搅拌器虽然注意了防水问题，但试验时仍需注意避免将水溅到主机或控制器上，溅上后应立即擦掉。
- 3、当搅拌轴空载运转时，个别轴有时可能出现转速不稳甚至不转的现象，这种现象带负荷运转时就会消除。

六、装箱清单

- 1、主机—— 1台 2、电源线—— 1条 3、温度传感器—— 1支
- 4、熔断芯—— 2个 5、试管——2（4 ）只 6、使用说明书—— 1份
- 7、有机玻璃试验杯—— 2（4 ）个 8、产品合格证保修单—— 1份

七、售后服务

公司产品从用户购买之日起一年内如有质量问题，包修、包换、包退；三年内属质量问题免费保修；产品终生维修。

注：仪器型号及出厂编号等信息贴在仪器侧面

MY3000 - 6 通用型恒温加热水浴槽

使用说明书

一、主要参数：

额定电压：AC220V

控温范围：0 ～ 70℃

控温精度：±1℃

额定功率：1000 W

二、使用方法：

- 1、把恒温水槽放入搅拌器，把装好试验溶液的试验杯放进水槽内，再向水槽内注入适量的水(水位应低于水槽边 15mm 以上)，把测温头放进水槽内。
- 2、把水槽的电源插头插入温度控制器的插孔内，把温度控制器的插头插入电源插座内。
- 3、设定温度：如需把水浴温度控制在 50℃ ～ 53℃之间，先按“启动温度”▼▲键，使数字为 50，再按“停止温度”▼▲键，使数字为 53。

- 4、此时显示屏中间位置显示水浴“实际温度”，左边为“停止温度”，右边为“启动加热温度”。如实际水温低于“启动温度”，加热器开始加热(绿灯亮)，当温度达到“停止温度”时停止加热(红灯亮)，如此循环，温度会控制在设定温度范围内。
- 5、工作完毕后，请拔掉温度控制器的插头。

三、注意事项

- 1、本水浴槽使用 AC 220V±5%电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌器的安全接地情况，确保安全。

有 问 有 答

一、售前

问：梅宇仪器是专业厂家吗？

答：梅宇仪器有限公司成立于 1979 年，现位于美丽的江城武汉，是一家实力雄厚的资深企业。公司是研发生产混凝试验搅拌仪器四十多年的专业厂家，是《混凝沉淀（烧杯）试验方法》的参编单位。

问：MY3000-6M 彩屏混凝试验搅拌仪器是梅宇仪器公司自己生产的吗？

答：是的。MY 这两个字母就是梅宇拼音的首字母。

问：MY3000-6M 彩屏混凝试验搅拌仪器与其他厂家产品有什么区别？

答：这是一款由梅宇仪器独家研发生产的国家专利产品，1. 超大 7 寸彩色液晶屏（其他厂家 4.5 寸兰白屏） 2、微电脑控制，程序储存 20 种（其他厂家 12 种），3、中英文双显系统（其他厂家单一系统），4、仪器采用一体化设计，外形美观，操作方便，安全性能好（其他厂家分体结构，需用电缆连接） ，5、磨砂不锈钢机箱制造，高档大气（其他厂家普通铁板），

问：产品价格与其他厂家相比呢？

答：彩屏混凝试验搅拌仪器是系列产品，价格低的比其他厂家的“兰白屏”的还要便宜。

问：质量免费保质期呢？

答：三年免费质保。（其他厂家一年）

问：购买产品后，怎样运到用户单位？

答：厂家选择高端快递物流公司高额保价免费送到用户单位。

问：彩屏混凝试验搅拌仪器需要厂家安装调试吗？

答：不需要。出厂前已经调试好，用户收到仪器后打开包装按照说明书直接操作即可。

二、售后

问：彩屏混凝试验搅拌仪器使用什么电源？

答：220V 交流电源，（如需要其他电源，购买时请先按需要订购）

问：随机配件中的温度探头线怎样使用？起什么作用？

答：把这个温度探头插入仪器侧面的插孔中即可。主要作用是提供准确温度值给微电脑控制器计算 G 值用。如不需要计算 G 值可忽略。

问：怎样自动加药？

答：在设定程序时按需要设定好，运行时电机转动加药杆自动旋转实现加药的。

问：同步运行时，屏幕上显示正在搅拌，但搅拌轴不转，这是什么原因？

答：这是同步运行设置时没有选择搅拌轴，请参照说明书按需要选择 1～6 根搅拌轴。

问：搅拌轴不在试验杯正中间怎么办？

答：把试验杯在底座上适当调整一下位置。

问：搅拌轴运行中需要加润滑油吗？

答：不需要。

问：产品需要维修怎么办？

答：出现故障时电话/微信咨询售后部经理 13886951593，随时协助您解决问题